

БАРОМЕТР-АНЕРОИД ШКОЛЬНЫЙ БР-52  
ПАСПОРТ  
Л82.830.000 ПС

БАРОМЕТР-АНЕРОИД ШКОЛЬНЫЙ БР-52  
ПАСПОРТ  
Л82.830.000 ПС

### 1 Общие указания

- 1.1 Барометр-анероид школьный БР-52 предназначен для ориентировочных наблюдений за изменением атмосферного давления и используется в качестве учебного пособия для проведения опытов в комнатных условиях.
- 1.2 При пользовании барометром просим соблюдать следующие правила:
- 1.2.1 Барометр может работать нормально только в географических районах, расположенных не выше 500 метров над уровнем моря.
- 1.2.2 Не вешайте барометр рядом с отопительными приборами, а также на панелях, освещаемых солнцем.
- 1.2.3 Не подвергайте барометр ударам, толчкам и резким сотрясениям.
- 1.2.4. Не пытайтесь самостоятельно, если у Вас появились подозрения в неисправности барометра, его ремонтировать.

### 2 Технические данные

- 2.1 Диапазон наблюдаемого давления от 96000 до 104000, от 720 до 780.  
Па  
мм. рт. ст.
- 2.2 Цена деления шкалы  
Па  
мм. рт. ст.
- 100  
1.  
0,5 кг.
- 2.3 Масса барометра, кг, не более  
2.4 Габаритные размеры барометра, мм, не более  
диаметр  
высота
- 141:  
50.

### 1 Общие указания

1.1 Барометр-анероид школьный БР-52 предназначен для ориентировочных наблюдений за изменением атмосферного давления и используется в качестве учебного пособия для проведения опытов в комнатных условиях.

- 1.2 При пользовании барометром просим соблюдать следующие правила:
- 1.2.1 Барометр может работать нормально только в географических районах, расположенных не выше 500 метров над уровнем моря.
- 1.2.2 Не вешайте барометр рядом с отопительными приборами, а также на панелях, освещаемых солнцем.
- 1.2.3 Не подвергайте барометр ударам, толчкам и резким сотрясениям.
- 1.2.4. Не пытайтесь самостоятельно, если у Вас появились подозрения в неисправности барометра, его ремонтировать.

### 2 Технические данные

- 2.1 Диапазон наблюдаемого давления от 96000 до 104000, от 720 до 780.  
Па  
мм. рт. ст.
- 2.2 Цена деления шкалы  
Па  
мм. рт. ст.
- 100  
1.  
0,5 кг.
- 2.3 Масса барометра, кг, не более  
2.4 Габаритные размеры барометра, мм, не более  
диаметр  
высота
- 141:  
50.

### 3 Комплект поставки

3.1 Комплектность соответствует таблице 1

Таблица 1

Обозначение	Наименование	Кол-во, шт.
Л82.830.000	Барометр-анероид БР-52 школьный	1
Л84.180.000	Коробка	1
Л82.830.000ПС	Паспорт	1 экз.

### 3 Комплект поставки

3.1 Комплектность соответствует таблице 1

Таблица 1

Обозначение	Наименование	Кол-во, шт.
Л82.830.000	Барометр-анероид БР-52 школьный	1
Л84.180.000	Коробка	1
Л82.830.000ПС	Паспорт	1 экз.

#### 4 Устройство изделия и порядок работы

4.1 Барометр включает в себя механизм, устроенный с использованием анероидных коробок, шкалу и две стрелки.

4.2 Фиксирующую стрелку совместить с показывающей.

При отклонении показывающей стрелки от фиксирующей в левую сторону климатические условия будут ухудшаться, в правую — улучшаться по отношению к климатическим условиям в момент установки фиксирующей стрелки.

4.3 Конструкция барометра предусматривает его эксплуатацию в настенном варианте.

4.4 Перед снятием показаний необходимо слегка постучать пальцем по стеклу барометра для устранения трения в кинематической передаче.

4.5 Из-за несоблюдения условий хранения, эксплуатации или транспортирования возможно принудительное смещение указывающей стрелки, при водящее к увеличению погрешности барометра.

В этом случае, для восстановления нормальной работы барометра допускается осторожным поворотом винта, видимого через круглое отверстие в верхней части корпуса, установить стрелку на отметку шкалы, соответствующую атмосферному давлению.

#### 5 Правила хранения и транспортирование

5.1 Барометр должен храниться в сухом, проветриваемом помещении при температуре воздуха от 5 до 40°C и относительной влажности до 80 проц. при температуре 25°C. В помещении не допускается наличие паров и веществ, вызывающих коррозию деталей барометра.

5.2 Транспортирование барометра разрешается всеми видами транспорта, кроме авиационного.

#### 4 Устройство изделия и порядок работы

4.1 Барометр включает в себя механизм, устроенный с использованием анероидных коробок, шкалу и две стрелки.

4.2 Фиксирующую стрелку совместить с показывающей.

При отклонении показывающей стрелки от фиксирующей влевую сторону климатических условий будут ухудшаться, в правую — улучшаться по отношению к климатическим условиям в момент установки фиксирующей стрелки.

4.3 Конструкция барометра предусматривает его эксплуатацию в настенном варианте.

4.4 Перед снятием показаний необходимо слегка постучать пальцем по стеклу барометра для устранения трения в кинематической передаче.

4.5 Из-за несоблюдения условий хранения, эксплуатации или транспортирования возможно принудительное смещение указывающей стрелки, при водящее к увеличению погрешности барометра.

В этом случае, для восстановления нормальной работы барометра допускается осторожным поворотом винта, видимого через круглое отверстие в верхней части корпуса, установить стрелку на отметку шкалы, соответствующую атмосферному давлению.

#### 5 Правила хранения и транспортирование

5.1 Барометр должен храниться в сухом, проветриваемом помещении при температуре воздуха от 5 до 40°C и относительной влажности до 80 проц. при температуре 25°C. В помещении не допускается наличие паров и веществ, вызывающих коррозию деталей барометра.

5.2 Транспортирование барометра разрешается всеми видами транспорта, кроме авиационного.

#### 6 Свидетельство о приемке

6.1 Барометр-анероид школьный БР-52 заводской номер Годны для эксплуатации.

вует техническим условиям ТУ 25 04-2505-74 и признан годным для эксплуатации.

МП	Дата выпуска	_____
ОТК	От	_____

#### 7 Гарантийные обязательства

7.1 Завод-изготовитель гарантирует соответствие барометра-анероида школьного БР-52 требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию

7.3 Гарантийный срок хранения барометра-анероида — 6 месяцев с момента изготовления

7.4 При обнаружении дефекта производит безвозмездную замену барометра при соблюдении условий эксплуатации, после гарантированного срока за счет потребителя по адресу: Россия, 215500, г. Сафоново, Смоленской обл. АО Сафоновский завод «Гидрометприбор»

7.5 Барометр, дефект в котором произошел по вине потребителя, гарантийному ремонту не подлежит и ремонтируется за его счет.

#### 6 Свидетельство о приемке

6.1 Барометр-анероид школьный БР-52 заводской номер Годны соответствует техническим условиям ТУ 25 04-2505-74 и признан годным для эксплуатации.

МП	Дата выпуска	_____
ОТК	От	_____

#### 7 Гарантийные обязательства

7.1 Завод-изготовитель гарантирует соответствие барометра-анероида школьного БР-52 требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию

7.3 Гарантийный срок хранения барометра-анероида — 6 месяцев с момента изготовления

7.4 При обнаружении дефекта производит безвозмездную замену барометра при соблюдении условий эксплуатации, после гарантированного срока за счет потребителя по адресу: Россия, 215500, г. Сафоново, Смоленской обл. АО Сафоновский завод «Гидрометприбор»

7.5 Барометр, дефект в котором произошел по вине потребителя, гарантийному ремонту не подлежит и ремонтируется за его счет.