

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

СТОЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ С ДВУМЯ ОТКРЫТЫМИ ПОЛКАМИ

ПР.ЛСВ.2П.120.60.90

ПР.ЛСВ.2П.150.60.90



лабораторная мебель серии «ПРАГМАТИК»

1. Назначение изделия

1.1. Столы предназначены для организации рабочих мест для установки оборудования, приборов и т.д. Выпускаются высотой 900 мм

ВАЖНО! Выбор рабочей поверхности производится исходя из требований химической и влагостойкости к проводимым лабораторным исследованиям и работам. При нарушении правила эксплуатации и применения согласно данной рекомендации изделие снимается с гарантии.

1.2 Стол должен эксплуатироваться в закрытых помещениях с естественной или искусственной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от +1 до +35⁰ С и относительной влажности 75% .

2. Технические характеристики

2.2 нагрузка на рабочую поверхность не более 140 кг

Выпускаемые размеры	базовая комплектация.	вес изделия	варианты исполнения рабочей поверхности
1200x600x900 1500x600x900	Каркас сборно- разборный- профильная труба 50x25x1,5 и 25x25x1,5, сборка осуществляется при помощи болтового крепления, окрашен порошковой краской , опоры регулируемые. Задняя стенка и полки – ЛДСП 16 мм влагостойкая, торцы-кромка ПВХ	Не более 95 кг.	ЛДСП 16 мм- Л16 Керамогранит К12 Пластик 0,9мм –П0,9 Пластик НЛР 16 мм –П16 Нержавеющая сталь -Н Металлокерамика -МК

Дополнительная комплектация

№ п/п	Наименование	Количество
1	Надстройка лабораторная пристенная	
2	Лоток полипропиленовый	

3. Комплектность поставки

№	наименование	кол-во шт.
1	Боковой каркас опорный	2
2	Верхний обвязочный каркас	1
3	Задняя стенка ЛДСП16 мм	1
4	Саморез 3,5*16	12
5	Болт М8*40	12
6	Столешница	1
7	Полка на металлическом каркасе	1

4. Сведения о транспортировке, упаковке, хранении

4.1. Упаковка в соответствии с требованиями ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия» Маркировка нанесена на каждую упаковку(содержит информацию о названии и марке изделия) .

4.2. Транспортировка упакованных изделий допускается в контейнерах или любым другим видом крытого транспорта, гарантирующим сохранность изделия.

4.3. Хранение в упакованном виде допускается в помещениях, не содержащих паров кислот, щелочей, газов, вызывающих коррозию при температуре окружающего воздуха от +1 до +35⁰С и относительной влажности не более 80%

5. Порядок сборки.

5.1. Распаковать изделие и проверить его целостность до осуществления сборки.



5.2. Закрепить боковины с верхним обвязочным каркасом при помощи болтов М8*40



5.3 Закрепить заднюю стенку к боковым каркасам при помощи саморезов



5.4. Установить нижнюю полку и прикрутить её каркас к боковинам болтами М8*40, затем прикрепить среднюю полку (через уголки на её каркасе к боковинам болтами М8)

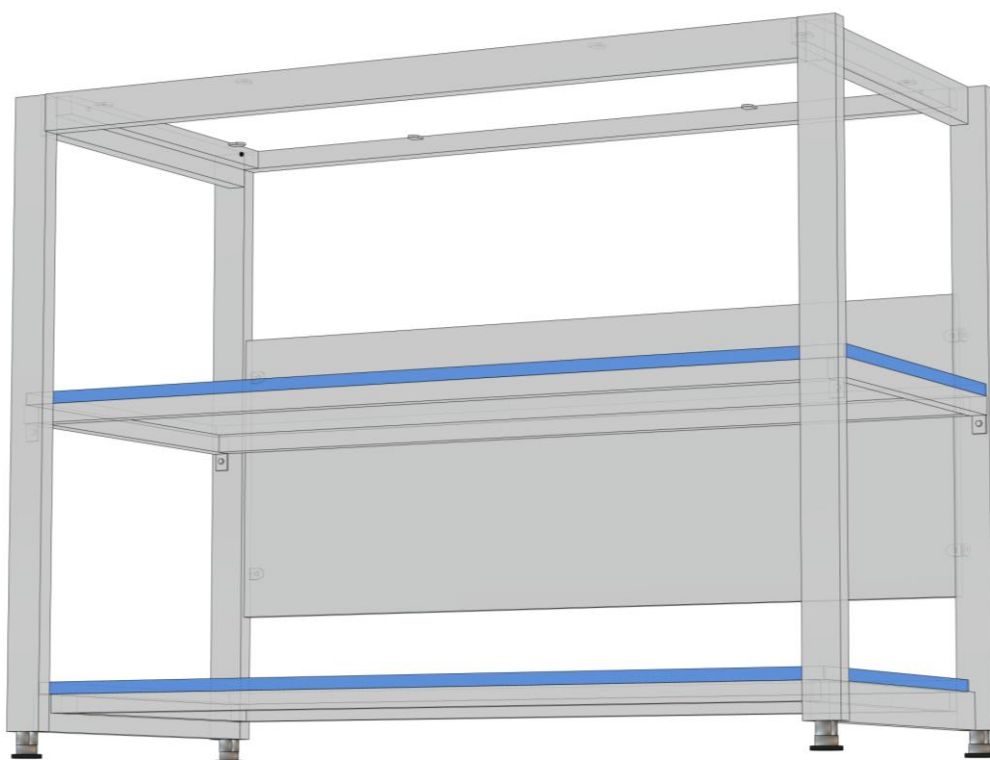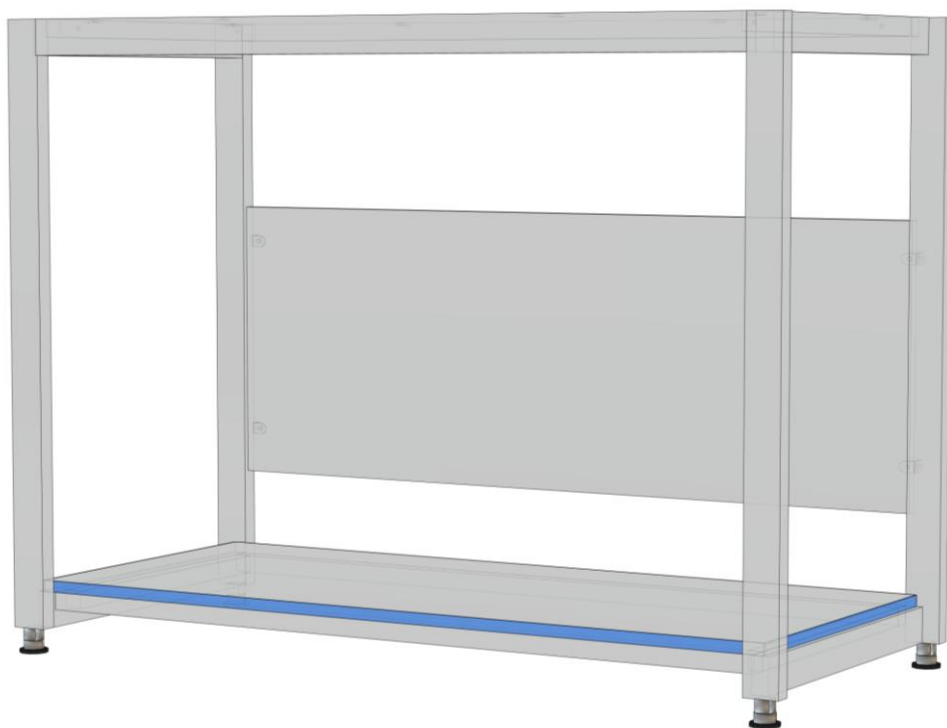

5.5. Установить столешницу на собранный каркас, соблюдая свес по переднему краю 32 мм, по заднему- 52 мм и прикрутить столешницу к каркасу по присадочным отверстиям при помощи саморезов 3,5*16 с внутренней стороны столешницы.



6. Гарантии поставщика, сведения о рекламациях

- 6.1. Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев с момента изготовления (датой покупки считать дату счёта/фактуры)
 - 6.2. Если в течении гарантийного срока хранения будут обнаружены производственные дефекты, потребителем должен быть составлен акт установленного образца о необходимости ремонта, который направляется в адрес организации изготовителя (продавец).
 - 6.3. Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание в следующих случаях: истечение гарантийного срока; нарушение правил хранения и эксплуатации; наличие механических повреждений частей изделия по вине потребителя.
- За изделия с механическими повреждениями (бой, сколы, царапины), возникшие в процессе транспортировки или сборки силами заказчика, предприятие- изготовитель ответственности не несёт.
- 6.4. Все предъявляемые Потребителями рекламации по недокомплектности изделия принимаются в течении 10 дней с момента поставки изделия.

7. Инструкция по обслуживанию

- 7.1. Зарегистрировать в журнале эксплуатации ежемесячный и ежегодный осмотр.
- 7.2. В ежемесячный осмотр входят: визуальный осмотр ; уборка пыли, грязи с боковых стен, крыши, используя обычные моющие не абразивные средства.
- 7.3. В ежегодный осмотр входят: ежемесячный осмотр; подкраска царапин на каркасе; регулировка по уровню при помощи опор.

Свидетельство о приёме

СТОЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ С ДВУМЯ ОТКРЫТЫМИ ПОЛКАМИ ПР.ЛСВ.2П.120.60.90

ПР.ЛСВ.2П.150.60.90

Соответствует требованиям нормативных документов ГОСТ 16371-2014 и признан годным к эксплуатации

Представитель ОТК _____ (подпись) М.П.

Примечание: производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию изделий без предварительного уведомления .

Россия, 394038 г. Воронеж, ул. Пирогова 87 Б, +7(473)204-53-48, email : info@laboratoroff.ru

www.laboratoroff.ru

8.ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ ЗА ИЗДЕЛИЯМИ, ИЗГОТОВЛЕННЫМИ ИЗ ЛДСП

Панели из ЛДСП(ламинированной древесно-стружечной плиты),покрытые плёнкой на основе меламиновых смол (далее меламин), **запрещается обильно смачивать.**

Для удаления загрязнений, поверхности обычно протирают чуть влажной тряпочкой или губкой, используя мягкие моющие средства, а затем протирают сухой тканью.

Трудновыводимые пятна с меламиновой поверхности удаляются с помощью слабого раствора растворителя, при этом ни в коем случае нельзя использовать абразивы или сильные растворители.

Также нельзя допускать длительного контакта с водными растворами, особенно в местах сопряжения панелей и в местах соединения панелей и кромочного материала.

Для обеспечения более высокой стойкости поверхностей к водным средам, рекомендуется периодически обрабатывать поверхности масляно-восковыми или восковыми полиролями.

Изделия, изготовленные из меламиновых панелей, запрещается подвергать обработке сильнодействующими дезинфицирующими и агрессивными препаратами.

При механическом повреждении покрытия и попадания на повреждённый участок водосодержащих или агрессивных жидкостей происходит изменение физико-механических свойств панелей и вследствие этого панель приходит в негодность.

Если предъявляются более высокие требования к влагостойкости и химической стойкости изделий, то целесообразно при выборе изделий, уточнить степень стойкости материалов к различным средам.



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛТЕМИКС ЛАБ", Место нахождения: 394038, РОССИЯ, ОБЛ. ВОРОНЕЖСКАЯ, Г. Воронеж, Б-Р ПИОНЕРОВ, Д. 17Б, ПОМЕЩ. 1/2/1, Адрес места осуществления деятельности: 394030, РОССИЯ, Воронежская обл, г Воронеж, пер Электронный, дом 19, ОГРН: 1213600029720, Номер телефона: +7 4732398074, Адрес электронной почты: s.en@eltemiks.ru

В лице: ДИРЕКТОР ПИКАЛОВ ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ

заявляет, что Набор мебели марки «LABORATOROFF (Лабораторофф)», в составе Серия Стандарт (СТ): Столы лабораторные на каркасе - СТ.СЛК; Столы лабораторные на опорах - СТ.СЛО; Столы лабораторные на каркасе с выдвижными ящиками под столешницей - СТ.СЛЯ; Столы лабораторные электрифицированные на каркасе с выдвижными ящиками под столешницей - СТ.СЛЭ; Столы пристенные - СТ.СП; Столы сервисные - СТ.СС; Столы островные - СТ.СО; Столы для титрования - СТ.СТ; Столы для микроопирания - СТ.СМ; Столы доборные - СТ.СД; Тумбы лабораторные - СТ.ТД; Столы весовые - СТ.СВ; Столы передвижные - СТ.СП.60, СТ.СП.80. Шкафы лабораторные: Для реактивов - СТ.ШР; Для посуды - СТ.ШПС, СТ.Ш-АЛ.СС; Для документов - СТ.ШД, СТ.Ш-АЛ.СЛ; Для приборов - СТ.ШП; Стеллажи открытые - СТ.ШСО; Общего назначения - СТ.ШН, СТ.Ш-Я, СТ.Ш-АЛ.СЯ; Для одежды - СТ.ШО; Шкафы - купе - СТ.ШК; Навесные шкафы - СТ.НШ; Лабораторные мойки - СТ.МЛ; Надстройки для титрования - СТ.НТ; Надстройки для микроопирания - СТ.НМ; Надстройки для столов - СТ.НП, СТ.НО; Тумбы подкатные - СТ.ТП; Тумбы приставные - СТ.Т; Вытяжные шкафы - СТ.ШВ; Вытяжные шкафы для муфельных печей - СТ.ШМ; Защитные экраны с сушилками СТ.СС. Серия Прогнатик (ПР): Вытяжные шкафы - ПР.ШВ, ПР.ШВХд, ПР-л.ШВ; Тумбы нижние для вытяжных шкафов - ПР.Т; Столы лабораторные - ПР.ЛС; Тумбы навесные - ПР.ТН; Тумбы подкатные - ПР.ТП; Столы-тумбы - ПР.СТ; Надстройки пристенные - ПР.НП; Надстройки островные - ПР.НО; Надстройки для титрования - ПР.НТ; Столы-мойки лабораторные - ПР.МЛ; Столы островные - ПР.ЛСО; Столы усиленные - ПР.ЛСУ; Столы весовые встроенные - ПР.СВВ; Столы титровальные - ПР.СТ. Серия полипропилен (ПП): Мойки лабораторные химические - ПП.МЛП; Шкафы для реактивов химические - ПП.ШР; Вытяжные шкафы химические - ПП.ШВ; Тумбы для хранения реактивов - ПП.ТК; Мебель офисная (МО). Офисная мебель на металлическом каркасе: Столы - МО.С; Тумбы - МО.Т; Стеллажи - МО.СТ; Шкафы - МО.Ш. Офисная мебель корпусная: Столы - ОМ.С; Тумбы - ОМ.Т; Шкафы - ОМ.Ш; Стеллаж открытый - ОМ.С.

Изготовитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛТЕМИКС ЛАБ", Место нахождения: 394038, РОССИЯ, ОБЛ. ВОРОНЕЖСКАЯ, Г. Воронеж, Б-Р ПИОНЕРОВ, Д. 17Б, ПОМЕЩ. 1/2/1, Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 394030, РОССИЯ, Воронежская обл, г Воронеж, пер Электронный, дом 19

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: НАБОР МЕБЕЛИ МАРКИ «Лабораторофф» Технические условия, номер: ТУ 31.09.11-001-366192672-2022

Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 9403309900; 9403309100; 9403301900; 9403301100; 9403109809; 9403109300; 9403109100; 9403105809; 9403105100; 9403208009

Серийный выпуск,

Соответствует требованиям ТР ТС 025/2012 О безопасности мебельной продукции

Декларация о соответствии принята на основании протокола № 678-14928-2022 выдан 22.02.2022 испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория промышленной продукции АНО "ЦСИ "Метроном"" RA.RU.21DM80; Схема декларирования: Зд;

Дополнительная информация Условия хранения указаны в прилагаемой к продукции товаросопроводительной документации и/или на этикетке.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 17.04.2027 включительно



М.П. ПИКАЛОВ ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ

(Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-РУ.РА03.В.11672/22

Дата регистрации декларации о соответствии: 18.04.2022