



Корзина ВТ-ро-ЗК

Паспорт ТКЛШ 2.998.006-02 ПС

1 Назначение изделия

1.1 Корзина ВТ-ро-ЗК предназначена для размещения шести цилиндров для ареометров в термостатах модели ВТ-ро или КРИО-ВТ-ро.

Корзина с регулируемым по высоте дном позволяет обеспечить погружение цилиндров в теплоноситель на необходимую глубину.

1.2 Рабочие условия эксплуатации — согласно УХЛ 4.2 ГОСТ 15150.

1.3 Условия транспортирования — согласно условиям хранения 4 ГОСТ 15150.

2 Технические характеристики

2.1 Габаритные размеры, мм, не более 255×135×430

2.2 Диаметр рабочего места, мм Ø55

2.3 Количество рабочих мест 6

2.4 Регулируемая глубина, мм от 195 до 365¹

2.5 Масса, кг, не более 1.5

3 Устройство и использование изделия

3.1 Внешний вид корзины ВТ-ро-ЗК показан на рисунке 1.

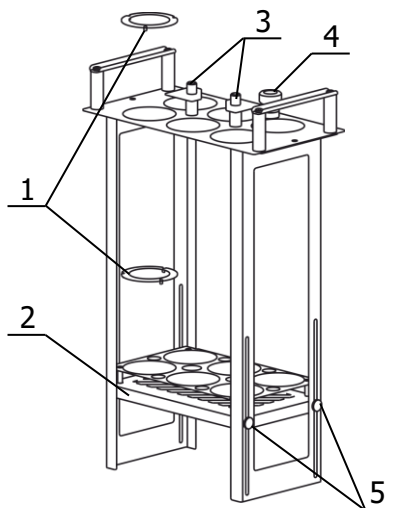


Рисунок 1 — Внешний вид изделия

3.2 Корзина устанавливается в ванне термостата и фиксируется винтами из комплекта поставки термостата. Корзина оснащена устройствами 3, предотвращающими всплытие цилиндров, и адаптером для контрольного термометра 4.

3.3 Каждое рабочее место оснащено концентрическими кольцами 1, что позволяет размещать в корзине цилиндры диаметром до 40 мм.

3.4 Для регулирования глубины погружения цилиндров поднять дно корзины 2 на необходимую высоту (в диапазоне от 195 до 365 мм) и зафиксировать винтами 5.

¹ Глубина от верхнего края корзины

3.5 Комплект поставки ВТ-ро-ЗК соответствует перечню, указанному в таблице 1.

Таблица 1

Наименование	Обозначение документа	Количество
1 Корзина	ТКЛШ 6.871.000-10	1
2 Кольцо с внутренним диаметром 42 мм	ТКЛШ 8.240.012-29	12

4 Сведения о приемке

Корзина ВТ-ро-ЗК соответствует комплекту конструкторской документации (см. таблицу 1) и признана годной для применения.

Дата выпуска _____


М.П.


ОКК _____

5 Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 24 месяца с момента ввода в эксплуатацию, но не более 25 месяцев с момента отгрузки потребителю.

ООО «Термэкс»

 634507, г. Томск, п. Предтеченск, ул. Мелиоративная, д. 10А, стр. 1.

 (3822) 49-21-52, 49-26-31, 49-28-91, 49-01-50, 49-01-45.

 termex@termexlab.ru

 <https://termexlab.ru/>