

# Корзина ВТ14-К-ПЖ25

## Паспорт ТКЛШ 2.998.033-05 ПС

#### 1 Назначение изделия

- 1.1 Корзина BT14-K-ПЖ25 предназначена для размещения во внутренней ванне жидкостного термостата BT14:
  - восьми пикнометров ПЖ2-25 ГОСТ 22524;
  - восьми цилиндров или стаканов диаметром до 38 мм;
  - прочих плоскодонных емкостей.

Корзина с регулируемым по высоте дном позволяет обеспечить погружение емкостей в теплоноситель на необходимую глубину.

- 1.2 Рабочие условия эксплуатации согласно УХЛ 4.2 ГОСТ 15150.
- 1.3 Условия транспортирования согласно условиям хранения 4 ГОСТ 15150.

## 2 Технические характеристики

2.1	Габаритные размеры, мм, не более	220×125×215
2.2	Диаметр рабочего места, мм	Ø38
2.3	Количество рабочих мест, мм	8
2.4	Регулируемая глубина, мм	от 35 до 1701
2.5	Масса, кг, не более	1.0

#### 3 Устройство и использование изделия

3.1 Внешний вид корзины ВТ14-К-ПЖ25 показан на рисунке 1.

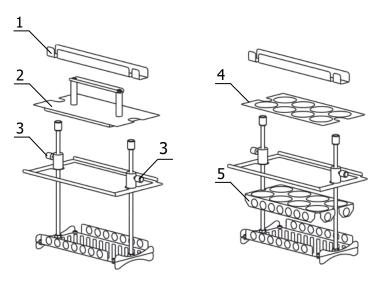


Рисунок 1 — Внешний вид изделия

- 3.2 Для устойчивого размещения пикнометров, цилиндров или стаканов в комплект поставки корзины включены извлекаемое дно 5 и пластина 4.
- 3.3 Съемная ручка 1 предназначена для регулировки высоты дна корзины.
- 3.4 Для регулирования глубины погружения пикнометров, цилиндров или стаканов поднять дно корзины на необходимую высоту и зафиксировать с обеих сторон винтами 3.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Глубина от верхнего края корзины

3.5 Комплект поставки корзины BT14-K-ПЖ25 соответствует перечню, указанному в таблице 1.

Таблица 1

Наименование	Обозначение документа	Количество
1 Корзина	ТКЛШ 6.871.026-08	1
2 Крышка	ТКЛШ 6.172.080-06	1
3 Ручка	ТКЛШ 8.333.013-07	1
4 Пластина	ТКЛШ 8.610.092-07	1
5 Дно	ТКЛШ 8.613.124-07	1

### 4 Сведения о приемке

Корзина BT14-K-ПЖ25 соответствует комплекту конструкторской документации (см. таблицу 1) и признана годной для применения.

	Дата выпуска	
м.п.		
	OKK	

# 5 Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 24 месяца с момента ввода в эксплуатацию, но не более 25 месяцев с момента отгрузки потребителю.

000 «Термэкс»

634507, г. Томск, п. Предтеченск, ул. Мелиоративная, д. 10A, стр. 1.

**(3822)** 49–21–52, 49–26–31, 49–28–91, 49–01–50, 49–01–45.

<u>termex@termexlab.ru</u>

https://termexlab.ru/