

## Режимы работы РА-915Лаб

	Рабочий режим (Mode)					
	1	2	3	4	5	6
Расход воздуха, л/мин ( $\pm 20\%$ )	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Рабочая температура в атомизаторе, °C ( $\pm 30$ °C)	750	550	200	750	300	850
Конечная температура сценария, °C ( $\pm 30$ °C)	850	750	600	750	850	850
Продолжительность сценария, с	200	200	200	100	$\geq 320$	60

Тип пробы	Особенности пробы	Рекомендуемый режим
Почвы, грунты, донные отложения		Mode 1, 4
	Высокое содержание ртути (5–2000 мг/кг)	Mode 5
Руды и минералы		Mode 5
Ртутьсодержащие отходы		Mode 5
Уголь	Бурый уголь	Mode 2
	Каменный уголь, антрацит	Mode 1, 4
Пищевые продукты		Mode 2
Зерно, корма, сельскохозяйственная продукция		Mode 2
Водные растворы		Mode 2
Косметика и косметические средства	Средства на нежирной основе, шампуни, гели, тоники	Mode 2
	Средства на жирной основе, с высоким содержанием органических растворителей или красителей (краски для волос)	Mode 3
Фармацевтические препараты и субстанции		Mode 2
Биопробы (кровь, ткани, волосы, ногти)		Mode 2
Нефть и продукты её переработки. Прямогонный бензин (нафта)		Mode 3
Отжиг дозирующих лодочек		Mode 6

Центральный офис «ЛЮМЭКС»:  
 ООО «ЛЮМЭКС-МАРКЕТИНГ»  
 195220, Санкт-Петербург, ул. Обручевых, д.1, лит. Б  
 Тел./факс: +7 (812) 335-03-36  
 Эл. почта: lumex@lumex.ru  
 Почтовый адрес: 190900, Санкт-Петербург, BOX 1234

Московское отделение «ЛЮМЭКС»:  
 ООО «ЛЮМЭКС-ЦЕНТРУМ»  
 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 28А,  
 Технопарк «НАГАТИНО», 5 этаж  
 Тел.: +7 (495) 981-54-49  
 Эл. почта: centrum@lumex.ru