

**МЕГЕОН** 76008



# УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ВАННА С ЦИФРОВЫМ УПРАВЛЕНИЕМ



**РУКОВОДСТВО  
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Благодарим вас за доверие к продукции нашей компании

© МЕГЕОН. Все права защищены.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ.....	2
СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ.....	2
ВВЕДЕНИЕ.....	2
ОСОБЕННОСТИ.....	2
СОВЕТЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ.....	2
ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ.....	3
ВНЕШНИЙ ВИД .....	3
ДИСПЛЕЙ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ.....	4
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.....	4
ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ.....	5
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	5
СРОК СЛУЖБЫ.....	6
ОСОБОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ.....	6
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.....	6
УХОД И ХРАНЕНИЕ.....	6
ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	6
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.....	6

## УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



ОБРАТИТЕ  
ОСОБОЕ  
ВНИМАНИЕ



ВОЗМОЖНО  
ПОВРЕЖДЕНИЕ  
ПРИБОРА



ОПАСНОСТЬ  
ПОРАЖЕНИЯ  
ЭЛ. ТОКОМ



ГОРЯЧАЯ  
ПОВЕРХНОСТЬ



УЛЬТРАЗВУКОВОЕ  
ИЗЛУЧЕНИЕ

## СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

Компания оставляет за собой право без специального уведомления, не ухудшая потребительских свойств прибора изменить: дизайн, технические характеристики, комплектацию, настоящее руководство. Данное руководство содержит только информацию об использовании, предупреждающие сообщения, правила техники безопасности и меры предосторожности при использовании соответствующих функций этого прибора и актуально на момент публикации.

## ВВЕДЕНИЕ

МЕГЕОН 76008 – это ультразвуковая ванна с цифровым управлением предназначена для очистки предметов от загрязнений. Ванна оснащена подогревателем и импульсным режимом для более тщательной отмытки. Таймер от 1 до 30 минут с дискретностью 1 минута. Ванна из нержавеющей стали, максимальным рабочим объемом 2 литра, в комплекте съёмная корзина и дополнительный держатель. Крупный двухцветный светодиодный дисплей хорошо виден. Прозрачная крышка позволяет видеть процесс очистки.

## ОСОБЕННОСТИ

- 👍 Объем ванны 2 литра;
- 👍 Большой LED-дисплей;
- 👍 Импульсный режим очистки
- 👍 Таймер 1...30 минут с дискретностью 1 минута;
- 👍 Цифровое управление
- 👍 Подогрев моющей жидкости;
- 👍 Прозрачная крышка
- 👍 Ванна из нержавеющей стали
- 👍 Двухуровневая термозащита
- 👍 Съёмная корзина и дополнительный держатель.

## СОВЕТЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

• Конструкция ванны соответствует всем необходимым требованиям, но по соображениям безопасности для исключения случайного травмирования, повреждения отмываемых изделий внутри ванны, а также правильного и безопасного её использования соблюдайте следующие правила:

- Не используйте прибор при повышенной влажности воздуха
- Не работайте с прибором влажными или мокрыми руками.
- Защищите прибор от попадания внутрь корпуса влаги, пыли, высокоактивных растворителей, и газов вызывающих коррозию. Поддерживайте поверхности прибора в чистом и сухом виде.
- Если в прибор попала влага или жидкость немедленно выключите прибор и обратитесь к дилеру или в сервисный центр.
- Если в приборе образовался конденсат (что может быть вызвано резкой сменой температуры окружающего воздуха) – необходимо не включая прибор, после

стабилизации температуры, выдержать его без упаковки не менее 3 часов.

- **КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ** включать ультразвук или подогрев если в ванне отсутствует или недостаточно жидкости. Это выведет из строя нагреватель или излучатель. Вышедший из строя излучатель или нагреватель по причине отсутствия жидкости в ванне – гарантийным случаем не является.

- Во избежание повреждения ванны **КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ** класть отмываемые предметы на дно ванны – использование сетки обязательно. Коррозионное повреждение внутренней поверхности ванны гарантийным случаем не является.

- Если у прибора отклонения в функционировании или он издаёт ненормальный звук, не используйте его – это опасно

- Не разбирайте, и не пытайтесь отремонтировать прибор самостоятельно или вносить изменения в его конструкцию – это приведёт к лишению гарантии и возможной его неработоспособности.

- Эксплуатация с повреждёнными или демонтированными частями корпуса строго запрещена.

- Прибор является источником ультразвукового излучения, которое может негативно воздействовать на животных, и в очень редких случаях на человека.

## ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- После приобретения ванны МЕГЕОН 76008, рекомендуем проверить её, выполнив следующие шаги:

- Проверьте прибор и упаковку на отсутствие механических и других видов повреждений, вызванных транспортировкой.

- Если упаковка повреждена, сохраните её до тех пор, пока прибор не пройдёт полную проверку.

- Убедитесь, что корпус и ванна не имеет трещин, сколов, вмятин, а сетевой шнур не поврежден.

- Проверьте комплектацию прибора.

- Если обнаружены дефекты и недостатки, перечисленные выше или комплектация не полная – верните прибор продавцу.

- Пожалуйста, внимательно прочитайте настоящее руководство перед первым использованием и храните его вместе с прибором для быстрого разрешения возникающих вопросов во время работы.

## ВНЕШНИЙ ВИД

- 1 LED – дисплей;
- 2 Крышка
- 3 Ванна
- 4 Съёмная сетка
- 5 Дополнительный держатель
- 6 Панель управления
- 7 Шнур питания



## ДИСПЛЕЙ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

- 1 Значок импульсного режима (degas)
- 2 Значок обычного режима (normal)
- 3 Значок подогрева (heater)
- 4 Поле отображения времени
- 6 Индикатор состояния
- 7 Кнопка (Function) - переключение режимов работы
- 8 Кнопка (On/Off) - включение / выключение ультразвука
- 9 Кнопка (Set) - установка времени с дискретностью 5 минут
- 10 Кнопка (Tc) - включение / выключение подогрева
- 11 Кнопка (∇) - точной настройки времени, дискретность 1 минута



## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### ВНИМАНИЕ!!!



Будьте предельно осторожны, эффект кавитации, усиливающийся с увеличением температуры жидкости, сопутствующий ультразвуковому излучению при некотором стечении обстоятельств может повредить отмываемую поверхность.



Режим работы ультразвукового излучения 40 минут работы, 20 минут перерыв

### ПОДГОТОВКА

Включите ванну в сеть, налейте моющую жидкость или воду. Уровень жидкости должен быть не ниже отметки (MIN) и не выше отметки (MAX) внутри ванны и полностью скрывать отмываемые предметы. Опустите в ванну съёмную сетку и положите в неё предметы которые нужно отмыть. Для удаления жировых или других сложных загрязнений можно добавить немного моющего средства.

Закройте крышку ванны.

### НАСТРОЙКА ДЛЯ ЗАСТАРЕЛЫХ ИЛИ СЛОЖНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ

Если необходимо удалить застарелые или сложные загрязнения можно предварительно подогреть жидкость. Подогрев включается и выключается кнопкой (TC), отсчёт времени не ведётся\*. Кроме этого кнопкой (Function) можно включить импульсный режим (degas).

\*- Подогрев выключится автоматически при достижении температуры жидкости 60°C. При перегреве жидкости индикатор состояния загорится красным светом (overheat), работа нагревателя и ультразвука будет заблокирована до остывания жидкости.

Кнопками (Set) и (∇) установите необходимое время, если необходимо включите дополнительные функции. Кнопкой (On/Off) включите ультразвуковое излучение, начнётся обратный отсчёт времени. Излучение в любое время можно выключить кнопкой (On/Off) и при необходимости включить заново. По окончании установленного времени излучение выключится автоматически. Во время работы установленное время можно изменить.

### ИНДИКАТОРЫ ЗНАЧКОВ РЕЖИМОВ ИМЕЮТ 3 СОСТОЯНИЯ:

- 1 Не горит - режим выключен
- 2 Горит - режим включен находится в ожидании
- 3 Мигает - режим активен.

## ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ

Описание неисправности	Вероятная причина	Устранение
Дисплей ванны не светится	Отсутствует питание, неисправен кабель питания	Замените шнур питания, проверьте розетку
Дисплей ванны не светится	Ванна неисправна	Обратитесь в сервисный центр
Нагрев включается, но нагрева не происходит	Ванна неисправна	Обратитесь в сервисный центр
Режим ультразвука включается, но излучение отсутствует	Ванна неисправна	Обратитесь в сервисный центр

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Мощность ультразвукового излучателя	70 Вт
Мощность подогревателя	80 Вт
Частота ультразвукового излучения	35 кГц
Объём ванны	2 л
Таймер	1 ... 30 минут, дискретность 1 минута
Импульсный режим	Да
Размер ванны с учётом корзины / диагональ	175x145x70 мм / 200 мм
Размер ванны / диагональ	180x150x75 мм / 205 мм
Напряжение питания	230В - 50 Гц
Потребляемая мощность	160 Вт
Условия эксплуатации	Температура 10 ... 40°C Относительная влажность 20 ... 70 %
Условия транспортировки и хранения	Температура 20 ... 60°C Относительная влажность 20 ... 80 % без выпадения конденсата
Размеры	270x240x185 мм
Вес (с проводом и корзиной)	2,5 кг

## СРОК СЛУЖБЫ

Срок службы прибора 3 года. Указанный срок службы действителен при соблюдении потребителем требований настоящего руководства.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Данные, используемые в инструкции по эксплуатации, предназначены только для удобства пользователя, чтобы понять, как будет представлена информация. Во время работы будут отображаться актуальные данные.
- Защитите ванну от внешних вибрации и ударов, не роняйте её и не кладите в

## УХОД И ХРАНЕНИЕ

Не храните ванну в местах, где возможно попадание влаги или пыли внутрь корпуса, мест с высокой концентрацией активных химических веществ в воздухе. Не подвергайте ванну воздействию внешних вибраций, высоких температур ( $\geq 60^{\circ}\text{C}$ ), влажности ( $\geq 80\%$ ) и прямых солнечных лучей. Не протирайте ванну высокоактивными и горючими жидкостями, промасленной ветошью и др. загрязнёнными материалами. Используйте специальные салфетки для бытовой техники. Перед хранением рекомендуется очистить и высушить ванну и корзину. Недопустимо применение жестких и абразивных материалов для чистки корпуса ванны, используйте мягкую слегка влажную чистую ткань.



**ВНУТРИ ПРИБОРА  
НЕТ ЧАСТЕЙ ДЛЯ  
ОБСЛУЖИВАНИЯ  
КОНЕЧНЫМ  
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ**

## ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для получения обслуживания следует предоставить прибор в чистом виде, полной комплектации и следующую информацию:

- 1 Контактная информация;
- 2 Описание неисправности;
- 3 Модель;
- 4 Серийный номер (при наличии);
- 5 Документ, подтверждающий покупку (копия);
- 6 Информацию о месте приобретения;
- 7 Полностью заполненный гарантийный талон.

Пожалуйста, обратитесь с указанной выше информацией к дилеру или в компанию «МЕГЕОН». Прибор, отправленный, без всей указанной выше информации будет возвращен клиенту без ремонта.

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- 1 Ультразвуковая ванна МЕГЕОН 76008 - 1 шт.
- 2 Корзина - 1 шт.
- 3 Дополнительный держатель - 1 шт.
- 4 Кабель питания - 1 шт.
- 5 Руководство по эксплуатации - 1 экз;
- 6 Гарантийный талон - 1 экз



# МЕГЕОН

## 76008

-  [WWW.MEGEON-PRIBOR.RU](http://WWW.MEGEON-PRIBOR.RU)
-  **+7 (495) 666-20-75**
-  [INFO@MEGEON-PRIBOR.RU](mailto:INFO@MEGEON-PRIBOR.RU)

© МЕГЕОН. Все материалы данного руководства являются объектами авторского права (в том числе дизайн). Запрещается копирование (в том числе физическое копирование), перевод в электронную форму, распространение, перевод на другие языки, любое полное или частичное использование информации или объектов (в т.ч. графических), содержащихся в данном руководстве без письменного согласия правообладателя. Допускается цитирование с обязательной ссылкой на источник.